

# ROX染料 (20 $\mu$ M)

ROX Reference Dye (20  $\mu$  M)

Code No. AG11703

包装量: 200  $\mu$  l  
保存温度: -20  $^{\circ}$ C 避光

## ➤ 产品概述

ROX Reference Dye 可用于定量PCR过程中孔间荧光信号校准。本公司提供以下2种浓度的ROX染料溶液，可根据仪器要求选择使用。

ROX Reference Dye (20  $\mu$  M) (AG11703)

ROX Reference Dye (4  $\mu$  M) (AG11710)

## ➤ 保存

保存温度: -20 $^{\circ}$ C

(避光保存, 长期保存放置在-20  $^{\circ}$ C, 产品融化后可于4  $^{\circ}$ C保存6个月。)

运输温度: 干冰或者 -20 $^{\circ}$ C 冰袋

## ➤ 产品组成

ROX Reference Dye (20 $\mu$ M)	200 $\mu$ l
--------------------------------	-------------

## ➤ 使用说明

使用前将ROX溶液混合均匀。按照每50  $\mu$  l定量PCR反应终体积加入1  $\mu$  l ROX Reference Dye溶液计算需要添加量(不同仪器要求的添加量会有不同, 请相应调整体积。)。配制定量PCR反应预混液, 加入计算量的ROX Reference Dye, 进行定量PCR反应及后续结果分析(请参照仪器操作手册)。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.