

10X Loading 染料

10X Loading Buffer

Code No. AG11903

包装量:	1 ml X 5 pcs
保存温度:	室温

➤ 产品描述

本产品是用于凝胶电泳的 10X Loading Buffer。Buffer 中含有的染料 (Bromophenol Blue) 可用于指示电泳程度; 甘油 (Glycerol) 可以加大样品密度, 使样本快速沉降到点样孔底部, 防止样品飘出点样孔。

➤ 保存及运输

保存温度: 室温保存

运输温度: 室温运输

➤ 产品组成

10X Loading Buffer	1 ml x 5 pcs
--------------------	--------------

➤ 实验操作

本产品可直接用于凝胶电泳, 向样品中加入 1/10 体积的本产品, 混合均匀后直接上样即可。(如果溶液中出现了沉淀, 请于水浴中加热溶解后再使用。)



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.